

联系电话:13923457025

联系人:许先生

网址:www.szjujiejyq.com

WAK-PO4(C)磷酸盐水质快速测试包, 磷酸盐水质简易测定器, 磷酸盐水质离子测试包, 磷酸盐污水测试包, 磷酸盐快速测试包, 磷酸盐简易测试包, 磷酸盐水质试剂盒, 磷酸盐水质测试盒, 磷酸盐水质分析包, 磷酸盐水质药剂包, 磷酸盐水质检测包, 磷酸盐水质检测器, 磷酸盐废水测试包, 磷酸盐离子测试包, 磷酸盐水质分析盒, 磷酸盐快速试剂管, 磷酸盐水质测试管, 磷酸盐水质比色管,日本共立测试包,水质离子测试包,污水测试包,水质简易测定器,是由日本共立理化学研究所生产,简易水质离子测试剂是利用一支长度约7公分外径1公分的PE塑料制封闭性试管,内部装填了一次测定需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应发色后,于指定时间内比标准色卡,判读其浓度值。

测定项目	型号	测定范围/间隔 (mg/l = ppm)	反应时间	数量包装 (支/盒)
磷酸(高) 磷酸态-磷	WAK-PO4(C)	2 5 10 20 50 100 0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33	1分	40
磷酸 磷酸态-磷	WAK-PO4	0.2 0.5 1 2 5 10 0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3	1分	40
磷酸(低) 磷酸态-磷	WAK-PO4(D)	0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1	5分	40

特 长

- 不用调整 pH pH 5~9 之间皆宜使用
- 不用任何器具 只要将预埋线拉出
- 快速得知结果 大部份项目约 5 分钟
- 轻巧方便 每支试管重量约 1 公克
- 不会破损 PE 塑料制试管



应用范围

- * 工程管理 原物料品管、残留量检查、一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。
- * 排水管理 最终放流水确认、污水处理设施运转管理、设备试阵、调整验收、异常处理、异常早期发现、操作指导、取缔。
- * 用水检查 自来水/工业用水/地下水检查、自来水塔清洗消毒确认检查、紧急灾害、野外活动等饮用水安全确认检查、牧场农畜等饮用水检查。
- * 养殖管理 养殖渔业水质检查、取水口检查、观赏鱼/水族馆水质检查、活鱼搬运 / 递送管理。
- * 环境调查 河川湖泊水质调查、污染分布、残留调查、污染源追踪、酸雨调查、温泉水调查、海外环境调查。

使用方法

1. 将测试管顶端预埋线拉出
2. 挤压塑料管将空气排出
3. 利用压力差吸入待测液
4. 指定时间后比标准色判读浓度