

OMT-4RT/OMT-6RT 粒子检查使用方法





第一步相机参数的调整

☀		187	亮度调到 150-190 之间
○		39	对比度调到 3-40 之间根据实际产品
R		49	R 红 G 绿 B 蓝三基色如图所示即可
G		40	
B		35	
P	AE WB		AE 自动曝光 WB 自动白平衡 都无需调节
HDR			HDR 如图所示，或者全部关闭
☑	SE 1		SE 锐化功能调整到 SE1 或者 SE2
☰	1 2 3 4		
☷	5 6 7 8		

注：调整方式参照说明书

第二步:安装使用说明书完毕机器后我们检查机器, 如下图操作.

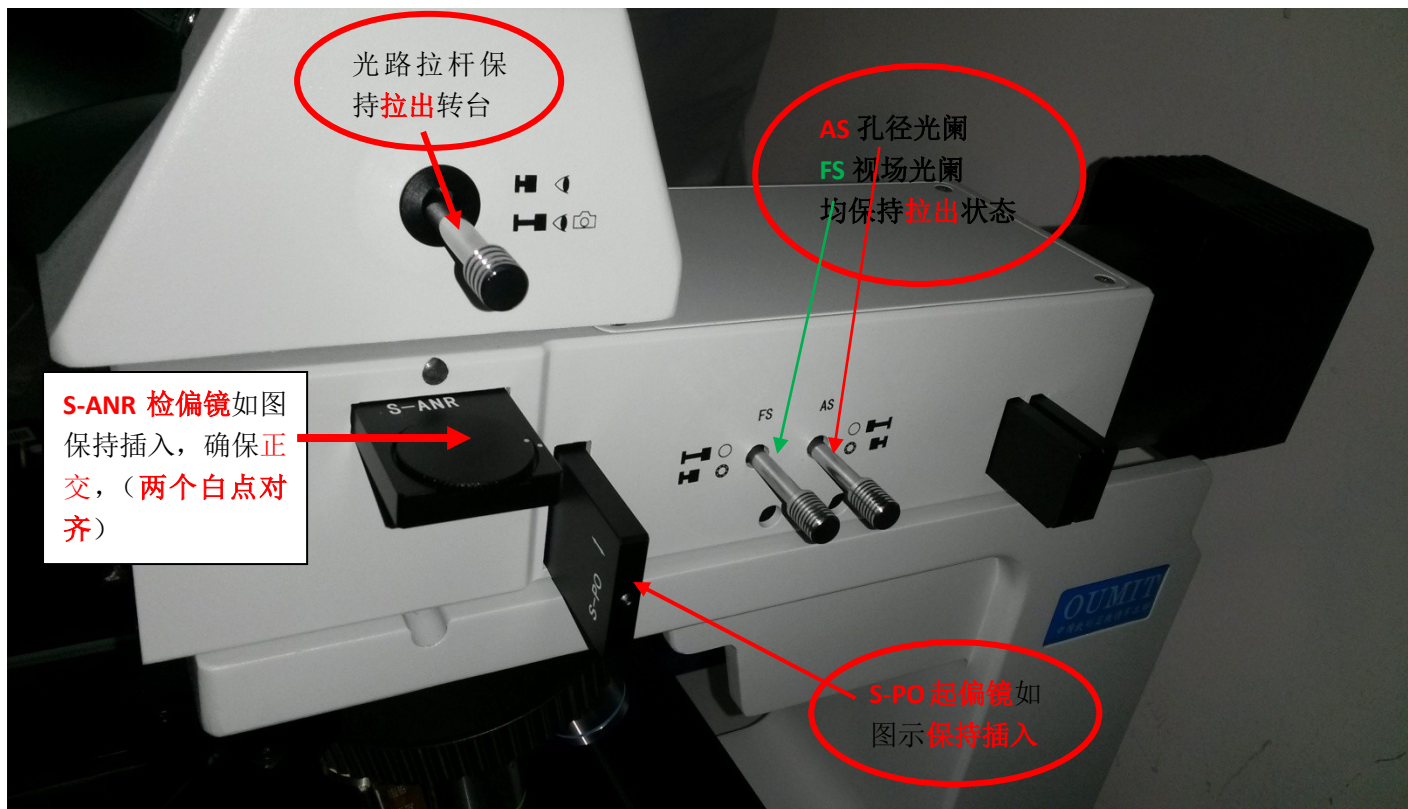

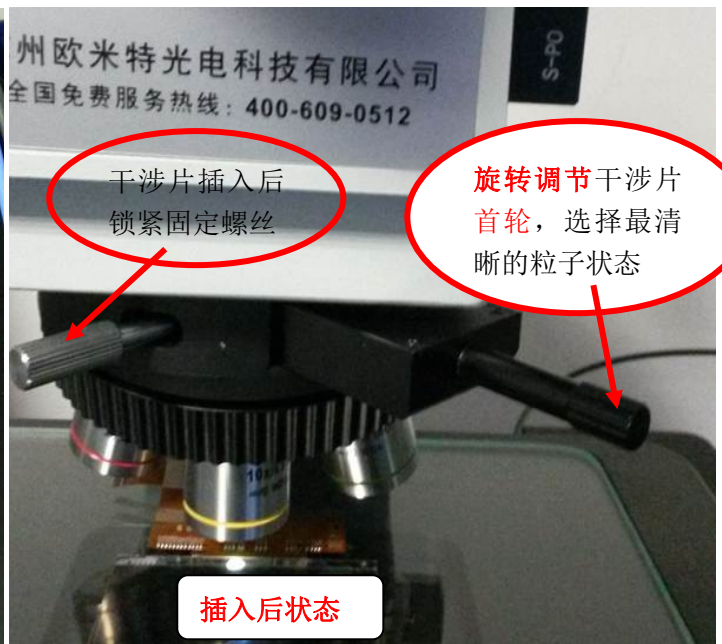


注意：在调节干涉片的首轮的时候，不可用力过大，防止损坏。

在调节干涉片的时候一定要确保我们图 1 中的检偏镜正交（两白点对齐，否则看不到粒子）

目镜和显示屏幕不同步调整方式

先把目镜调清晰，然后调节下图的 CTV 接口，调到显示器和目镜同步清晰即可

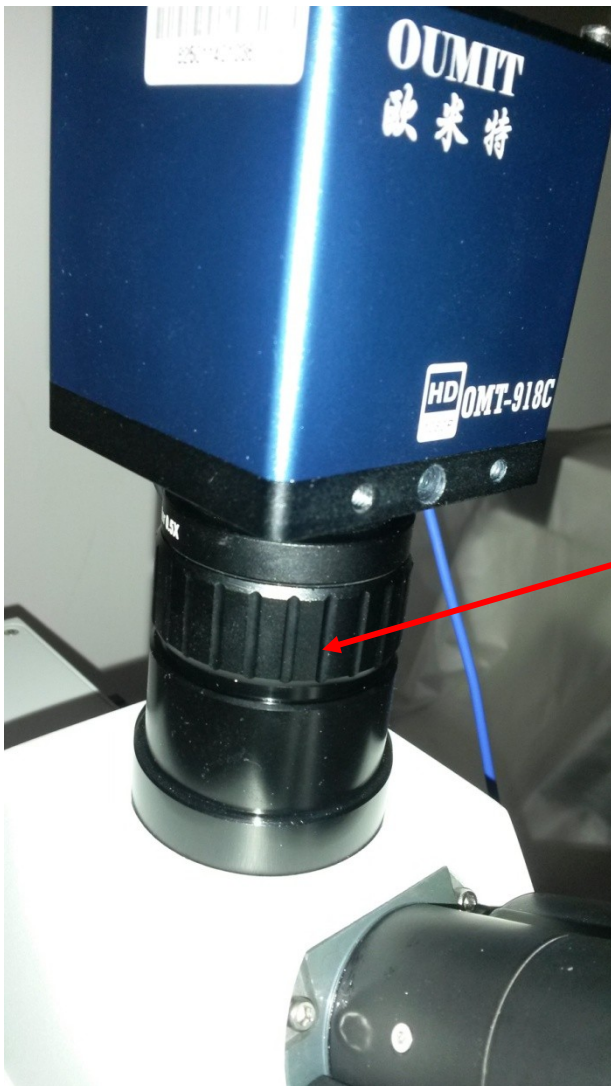

先把目镜调清晰，然后调节图中箭头所示的 CTV 接口，调到显示器和目镜同步清晰即可