



深圳市后王电子科技有限公司

Shenzhen Houwang Electronics Technology Co., Ltd.

## 西布曲明快检使用说明书

### 【适用范围】

西布曲明的减肥药物或保健品。

### 【检测原理】

由于人类物质生活的改善，肥胖症已成为影响人类健康长寿的大敌，因此，减肥药物已走进人们的生活。一些不法商贩在减肥类中成药和保健品中非法添加西布曲明等副作用较大的成分。

长期服用西布曲明会导致头疼、头晕、目眩、高血压、心动过速、心悸、胸痛、失眠、记忆力受损，甚至死亡等。

【贮藏方法】 阴暗处保存

【产品规格】 50 次

【生产日期】

【保质期】 6 个月。

### 【检测方法】

#### 1、样品检测

取胶囊 1 粒（或片剂 1 片，或丸剂一次服用量的 1/10，或液体制剂一次服用量的 1/2）于样品杯中（片剂和丸剂先研细或剪细），加入 5ml 丙酮，振荡 1 分钟，过滤，滤液备用。

取上述滤液 1ml 于试管中，加入 2 滴试剂 A，3 滴试剂 B，摇匀，与空白对比，若样品显蓝色，则可判断样品中含有西布曲明。

#### 2、空白检测：

取丙酮 1ml 于试管中，加入 2 滴试剂 A，3 滴试剂 B，摇匀。

### 【注意事项】

1. 本试剂盒仅供定性筛查用。
2. 药物浓度越高，颜色越深。
3. 试剂有腐蚀性或毒性，避免与皮肤接触，如误入眼中，请立即用大量清水冲洗。

### 【备注】

本产品仅适用于疑似问题保健品的初筛，检测结果不具有法律效力，不能作为执法依据。

深圳市后王电子科技有限公司

电话：13560713862 许先生

地址：深圳市龙华新区民治街道创业花园向荣商务大厦 907

官网：[www.houwdz.com](http://www.houwdz.com) [www.houwdz.net](http://www.houwdz.net)