

HL-CZ 系列干燥箱使用须知

- 1、通电前，先检查本箱的电气性能，并应注意是否有断路或漏电现象。
 - 2、该箱安放在室内干燥的地面和工作台面处，二氧化碳培养箱不必使用其他固定装置。
 - 3、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只，供此箱专用，并用比电源线截面粗一倍之导线作接地线。
 - 4、待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门，干燥箱必要时可旋开排气阀，空隙约 10mm 左右。
 - 5、隔水式培养箱，恒温水浴将蒸馏水或去离子水接至进水口，加水至溢水口为止。
- 通电后的使用：
- 6、接上电源后，即可开启加热开关，干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。水浴振荡器恒温培养箱和隔水式培养箱将温度“设定—测量”开关置于“设定”，调节温度设定旋钮至所需工作温度后，将“设定—测量”开关置于“测量”，此时箱内开始升温，绿灯亮（智能式或特殊要求，说明书另附）。
 - 7、当温度升至所需工作温度时，调至绿灯熄灭，再作微调至绿灯复亮，在此指示灯交替明灭处即为恒温点，此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温（很可能在恒温时，温度仍继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。当工作室温度稳定时（即所谓“恒温状态”）则可将控温器再稍作调整，以提高温度控制的精确度，用此法可选取任何工作温度。
 - 8、干燥箱恒温时，电热恒温鼓风干燥箱应关闭高温开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温精度，工作温度小于 150℃时，只需一组加热器工作，应关闭高温开关。
 - 9、温度达到后，可根据试验需要，作一定时间的恒温（W 型可设定恒温工作时间），在此过程中，超级恒温水浴可由控温器自动控温而不需加入人工管理。

我们坚信：一个有远见的企业，并不是把产品“卖出去”，而是通过一个好的产品，积极与合作方一起建立互信双赢的关系，从而更有效地提供服务。产品是传递我们良好服务的媒介！

1. **性能及品质保障**：严格按照设备技术规格进行设计生产, 确保设备之性能及品质达到双方约定的要求。并提供相关检验合格证书。
2. **运输及费用问题**：负责将设备运输到客户指定地点，并承担相关费用(不含堆高机、吊车、搬运工)。
3. **安装调试与验收**：免费安装调试设备至正常运作，并积极配合贵公司的相关验收工作。
4. **使用人员操作培训**：免费为贵公司设备使用人员进行操作及日常维护之培训。
5. **问题反应与处理**：设有服务专线，设备在使用期间出现问题，及时做出反应，委派技术工程师及时处理、解决问题。紧急维修 8 小时内到位，一般维修 24 小时内到位。
6. **免费保修与技术支持**：交货之日起，对设备进行壹年的免费保修（天灾、

电力异常、操作及保养不当、自行检修或改装而造成的损坏除外)。技术支持终生免费。

7. **终生维修服务**：对于设备在非免费保修期及不符合免费保修条件下出现的问题，也会以积极的态度提供终生维修服务，而且仅收取基本的人工、交通及零配件费用。所收费用会先与贵公司友好协商，如因程序问题未能完全确认，而贵公司使用部门主管有承诺的情况下，我司应以处理设备问题为先

宏力仪器全国免费服务热线：**400-680-6629**