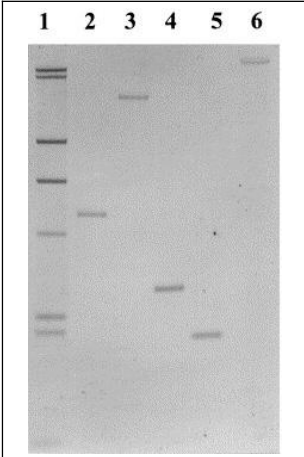


Southern专用DNA-Marker

<p>原理及特点</p>	<p>本产品是分别用生物素和 DIG 标记的 lambda/Hind III DNA Marker，可以用做 Southern 杂交的 Marker，便于准确确定杂交片段的大小。本产品特点如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 即开即用，非常方便。 2. 每个 DNA 片段显色强度均匀。 3. 生物素（A 型）和 DIG（B 型）两种标记供选择（如果探针用生物素标记，则必须用生物素标记的 DNA Marker）。 															
<p>规格及成分</p>		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">成份</th> <th style="width: 25%;">A 型 20 次</th> <th style="width: 25%;">B 型 20 次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本产品 A 型 (Biotin 标记)</td> <td>200 uL</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>本产品 B 型 (DIG 标记)</td> <td>无</td> <td>200 uL</td> </tr> <tr> <td>使用手册</td> <td>1 份</td> <td>1 份</td> </tr> </tbody> </table>	成份	A 型 20 次	B 型 20 次	本产品 A 型 (Biotin 标记)	200 uL	无	本产品 B 型 (DIG 标记)	无	200 uL	使用手册	1 份	1 份		
成份	A 型 20 次	B 型 20 次														
本产品 A 型 (Biotin 标记)	200 uL	无														
本产品 B 型 (DIG 标记)	无	200 uL														
使用手册	1 份	1 份														
<p>运输及保存</p>	<p>低温运输，-20℃ 保存，有效期一年</p>															
<p>自备试剂</p>	<p>Southern 样品</p>															
<p>使用方法</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按常规方法制备琼脂糖胶和酶切基因组 DNA。 2. 上样。在胶的两侧的加样孔中各加入 10 uL 本产品。 3. 按常规方法电泳。 4. EB 或其他染料染色后 UV 观察结果。 5. 转膜。 6. 按常规的方法杂交和检测生物素或 DIG 的方法检测。 															
<p>使用效果</p>	<p style="text-align: center;">本产品使用效果（Southern 杂交结果）</p> <div style="text-align: center;">  </div>															
<p>关联产品</p>	<p>随机引物法 DNA 探针标记试剂盒 (BTN90603) PCR 法 DNA 探针标记试剂盒 (BTN90604)</p>															