



# 双向磁力加热搅拌器

## 使用说明书

### 一、产品简介：

双向磁力加热搅拌器是在原磁力加热搅拌器的基础上添加了双向搅拌功能，使搅拌更均匀、彻底。该产品采用无级调速，操作简便，能在较广的速度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合搅拌小体积的样品，是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

### 二、技术指标：

指标\型号	78-2	79-2
调速范围	起动~1500r/min	起动~1800r/min
加热功率	250W	300W
工作面直径	110m <sup>2</sup>	110m <sup>2</sup>
电 源	交流 220V 50Hz	交流 220V 50Hz
外形尺寸	230×165×100 (mm)	260×180×100 (mm)

### 三、使用维护：

- 3-1: 将装有溶液和搅拌子的试瓶（或其他器皿）放在工作面顶板上。
- 3-2: 接通外电源，合上电源开关，指示灯亮，开始加热。
- 3-3: 调节调速旋钮，升至所需转速。双向搅拌由单、双向开关控制。
- 3-4: 工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，关电源开关，切断电源。
- 3-5: 将工作面顶板擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。

\*特殊规格要求需签订合同，价格另定。

江苏金坛市宏华仪器厂  
(原新一佳仪器厂)

电话：0519-82334281 82334280

传真：0519-88201375